



PMB水分分析仪安装向导



1. 把天平放在稳定的台面上，不要受到震动并且远离易燃品。



2. 打开顶盖把最大的托盘（A）放入天平上端的洞里，然后把手柄（B）放在大托盘上。把支撑的托盘（C）插入大托盘和天平中间的洞里。把小托盘放在秤盘上。





5. 为了水分仪能够更准确的测量，请在天平开机后预热30至60分钟并且定期校准仪器。




3. 用可调节的活脚和水平仪使天平达到平衡。




4. 连接水分仪电源，使它能正常工作。

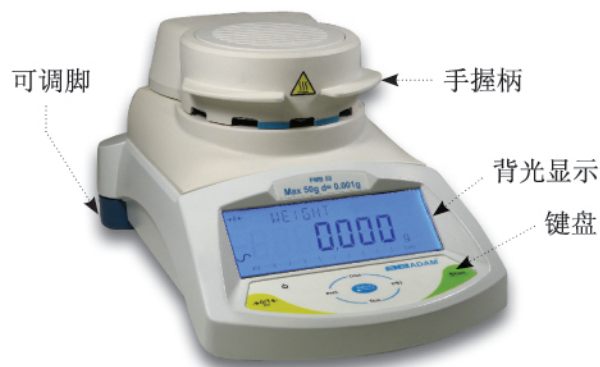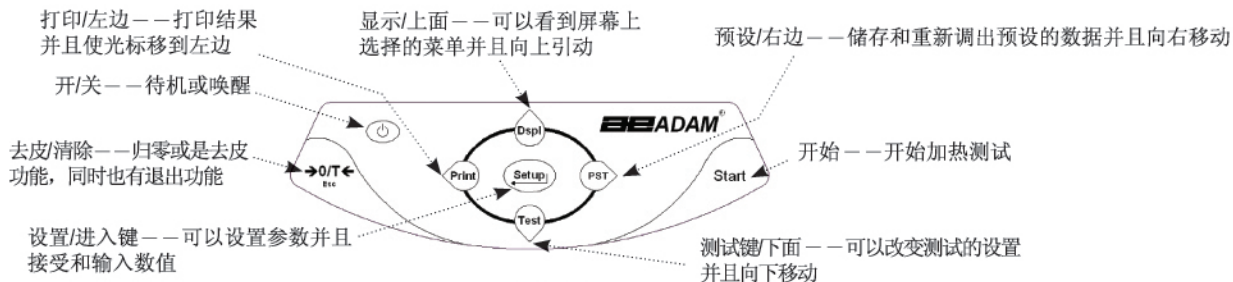

预设键

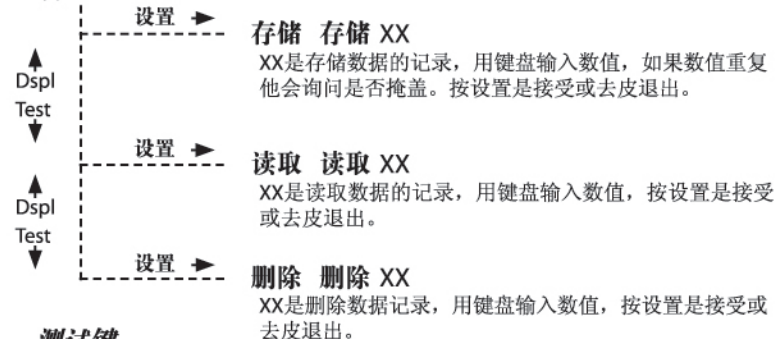

测试键

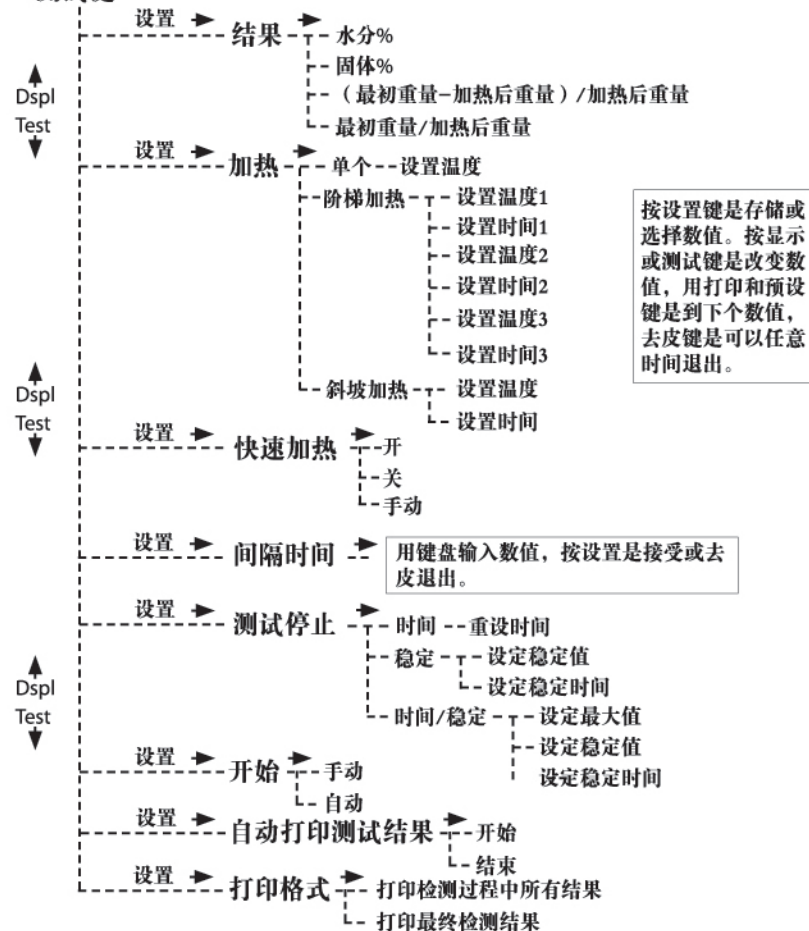

按设置键是存储或选择数值。按显示或测试键是改变数值, 用打印和预设键是到下个数值, 去皮键是可以任意时间退出。